



ສາທາລະນະ
NSTDA

BIOTEC
a member of NSTDA



ຊຸດກວດແບບວ່ອງໄວ SLCMV-ICG STRIP TEST

ສໍາລັບກວດວິນິດໄສເຊື້ອ SLCMV ໃນມັນຕົ້ນ

ກວດສອບວ່ອງໄວ • ງ່າຍຕໍ່ການພິກພາ • ຮູ້ຜົນໄວ • ກວດສອບໄດ້ເອງ

ໂລກໂບດ່າງມັນຕົ້ນທີ່ລະບາດໃນປະເທດໄທເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດຊະນິດ **Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)** ໃນກໍລະນີທີ່ລະບາດຮຸນແຮງ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນຜະລິດໄດ້ເຖິງ 80-100% ເຊິ່ງສາເຫດສໍາຄັນຂອງການແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຂອງໂລກຄື ການນໍາທ່ອນພັນທີ່ເປັນໂລກໄປປູກຕໍ່ ແລະ ມີແມງມື້ຂາຍຢາສູບເປັນພາຫະ ດັ່ງນັ້ນ ການສໍາຫຼວດແປງປູກ ແລະ ກວດຄັດກອງໄວຣັດໃນທ່ອນພັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການນໍາທ່ອນພັນທີ່ເປັນໂລກໄປປູກ ແລະ ຊະລິການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣັດໄດ້



ນັກວິໄຈສູນພັນວິສະກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຊີວະພາບແຫ່ງຊາດ (ໂບໂອເທັກ) ສໍານັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ (ສວທຊ.) ໄດ້ພັດທະນາເທັກນິກການກວດກອງໄວຣັດໂບດ່າງໃນຕົວຢ່າງມັນຕົ້ນ ແລະ ພັດທະນາຊຸດກວດແບບວ່ອງໄວສາມາດພິກພາໄປໃຊ້ໃນພາກສະໜາມ ຮູ້ຜົນພາຍໃນ 15 ນາທີ ກະເສດຕະກອນສາມາດກວດສອບໄດ້ເອງ

ອຸປະກອນ

SLCMV-ICG : STRIP TEST

01	ນ້ຳຢາບັຟເຟີ	1 ຫຼອດ
02	ຫຼອດດູດນ້ຳຢາ	1 ອັນ
03	ຫຼອດໃສ່ນ້ຳຢາ	1 ອັນ
04	ແຜ່ນທົດສອບ	1 ແຜ່ນ
05	ຖົງບິດຕົວຢ່າງໃນພິດ	1 ຖົງ
06	ຄູ່ມືການກວດ	1 ສະບັບ



ຊຸດກວດແບບວ່ອງໄວ

SLCMV-ICG

STRIP TEST



NSTDA

BIOTEC
a member of NSTDA

ວິທີການໃຊ້ຊຸດກວດ



ກຽມໃບມັນຕົ້ນຂະໜາດ 9 ຕາລາງຊັງຕີແມັດ (ປະມານ 0.1 ກຣາມ) ໃສ່ລົງໃນຖົງ



ໃຊ້ຫຼອດດູດນ້ຳຢາບັຟເຟີ ໃຫ້ເຕັມຫຼອດ ແລ້ວໃສ່ລົງໃນຖົງ 2 ຄັ້ງ (ຄັ້ງລະ 0.5 ມິນລິແມັດ)



ບົດໃບພືດດ້ວຍຂອງແຂງ ເຊັ່ນ: ຫຼຽນ ຈົນໃບພືດແຫຼກລະອຽດ ແລະ ໃຊ້ຫຼອດດູດສະເພາະສ່ວນນ້ຳຄັນໃບພືດທີ່ເປັນສ່ວນໃສ
ລະວັງບໍ່ໃຫ້ກາກໃບພືດປົນມານ້ຳ

ຢືດນ້ຳຄັນໃບພືດລົງໃນຫຼອດ ທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ ຈຳນວນ 10 ຢືດ (ປະມານ 0.25 ມິນລິແມັດ)



ນຳແຜ່ນທົດສອບຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳຄັນພືດ ແຊ່ຖິ້ມໄວ້ 15 ນາທີ ແລະ ອ່ານຜົນ
ລະວັງບໍ່ໃຫ້ປະລິມານຂອງນ້ຳຄັນພືດ ເກີນຂີດຂາວຂອງແຜ່ນທົດສອບ

ການແປຜົນ

ຮູ້ຜົນພາຍໃນ 15 ນາທີ



T C

ຜົນບວກ



ເກີດແຖບສີທັງ Test line (T) ແລະ Control line (C) ສະແດງວ່າ ມີເຊື້ອ SLCMV ໃນຕົວຢ່າງ (ຜົນບວກ)

T C

ຜົນລົບ



ເກີດແຖບສີທີ່ Control line (C) ຢ່າງດຽວ ສະແດງວ່າ ບໍ່ມີເຊື້ອ SLCMV ໃນຕົວຢ່າງ (ຜົນລົບ)

T C

ອ່ານຜົນບໍ່ໄດ້



ບໍ່ມີແຖບສີເກີດຂຶ້ນທີ່ Control line (C) ສະແດງວ່າ ບໍ່ສາມາດເຊື່ອຖືຜົນການກວດສອບຄັ້ງນີ້ໄດ້ (ອ່ານຜົນບໍ່ໄດ້)



ຫາກຜົນທົດສອບເປັນບວກ ກະເສດຕະກອນຄວນຖອນທຳລາຍຕົ້ນ ມັນຕົ້ນຕິດໂລກໄວຮັດໃບຕ່າງ ອອກຈາກແປງປູກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງແຜ່ກະຈາຍຂອງໂລກໄປສູ່ຕົ້ນອື່ນ



ການຈັດການຊຸດກວດ

ຊຸດກວດນີ້ໃຊ້ຄັ້ງດຽວຖິ້ມ ຫຼັງຈາກທົດສອບແລ້ວ ໃຫ້ບັນຈຸປະກອນທົດສອບທຸກຢ່າງລົງຖົງ ແລ້ວນຳໄປຖິ້ມນອກແປງ

ຜະລິດສີ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍ

ສະຖາບັນການຈັດການເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳກະເສດ (ສຫ.)

ສຳນັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ (ສວທຊ.)

ໂທລະສັບ 0 2564 7000 ອີເມລ agritec@nstda.or.th

www.nstda.or.th/agritec